




AQUASNAP

Controllo facile e rapido della proprietà di superficie con la misura di quantità di ATP.

DESCRIZIONE:

L'Aquasnap è un minuscolo strumento che consente il controllo semplice, rapido e preciso delle superfici e delle acque di risciacquo.

Il kit di rilevazione della contaminazione microbiologica è composto da colonnine di reagente, che consentono di misurare l'ATP dei campioni d'acqua. Un reagente luminoso si fissa all'ATP e lo strumento misura la quantità di fotoni liberati.

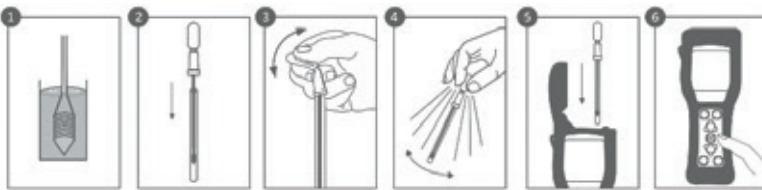

ATTREZZATURA:

▪ 1 colonnina Aquasnap FREE:

Misura l'ATP libero nell'acqua. Misura ogni contaminazione d'origine organica: residui di foglie morte, batteri morti, alghe, funghi...



▪ 1 colonnina Aquasnap TOTAL:

Misura la contaminazione d'origine organica. Contiene una soluzione che consente di dissolvere i batteri.



CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.

VANTAGGI:

- Risultato rapido
- Facile da usare
- Leggero, Portatile
- Determinazione della contaminazione microbiologica
- Strumento quantitativo che consente di determinare la quantità di microorganismi

28/09/17

CARATTERISTICHE:

Il metodo di misura ATP Métrie (Aquasnap) è uno strumento quantitativo: consente di determinare la quantità di microorganismi. Non si tratta di uno strumento qualitativo: non consente di determinare di quale microorganismo si tratta.

Il kit di rilevazione della contaminazione microbiologica Aquasnap consente di misurare il tenore in ATP nell'acqua, quindi dei microorganismi, grazie a una reazione luminosa con l'ATP.

L'ATP (Tri-fosfato di Adenosina) è la fonte d'energia primaria di ogni cellula vivente e si considera che ciascun batterio ne contenga circa 1 femto-grammo (10^{-15} g).



IMPORTANTE:

Per poter conoscere la contaminazione microbatterica (il totale dei batteri viventi), conviene detrarre il risultato d'Aquasnap FREE da Aquasnap TOTAL.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillièrre 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com




**SWISS
QUALITY**

